



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN APL-MS008CS Mikroskop cyfrowy Apexel 400X-800X z wyświetlaczem LCD

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

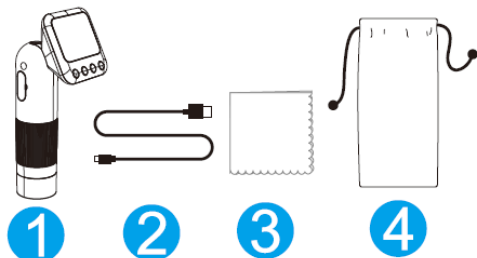

1. Mikroskop cyfrowy
2. Kabel USB-C (transfer danych, ładowanie)
3. Ściereczka do czyszczenia
4. Torba do przenoszenia

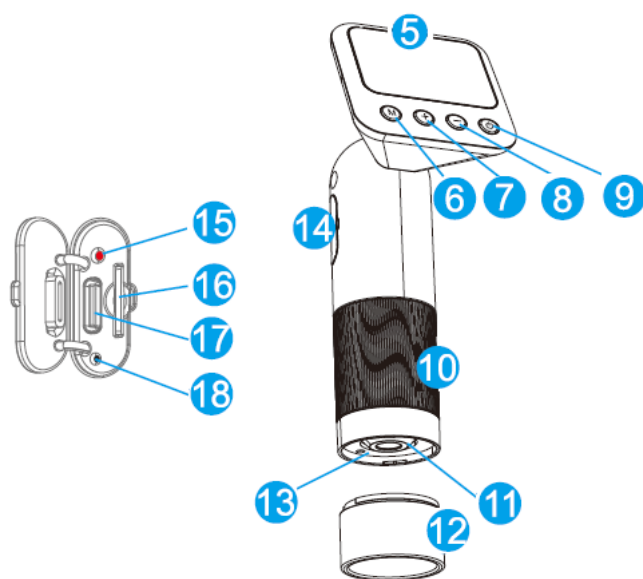

5. Wyświetlacz – wyświetlanie obiektu (zoom 1x ~ 5x). Możesz zapisać lub nagrać zrzut ekranu wyświetlacza. Wyświetlanie jasności i oświetlenia.

6. Przycisk M

7. Przycisk +

8. Przycisk -

9. Przycisk zasilania

10. Ostrość – użyj pierścienia, aby ustawić ostrość na obiekcie

11. Soczewka – optycznie powiększa obiekt

12. Soczewka obiektywu – służy do śledzenia obiektu

13. Pierścień LED – służy do oświetlenia monitorowanego obiektu

14. Port wyjściowy – port USB-C do ładowania i przesyłania danych. Zakryj port zatyczką, gdy nie jest używany.


15. Wskaźnik ładowania

16. Gniazdo karty TF

17. Port USB-C

18. Reset

UŻYTKOWANIE

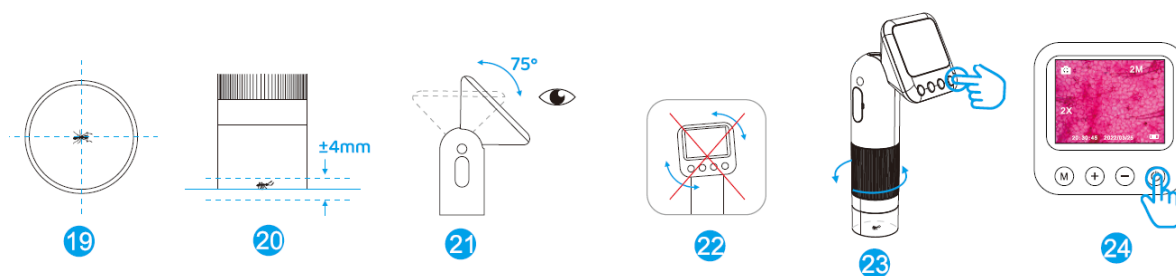

Inspekcja mikroskopu

Przytrzymaj przycisk (9.), aby uruchomić wyświetlacz.

Przytrzymaj przycisk (7.), aby uruchomić światło. Naciśnij krótko (7. / 8.), aby zmienić powiększenie. Przytrzymaj przycisk (8.), aby wyłączyć światło.


Rozpoczęcie obserwacji

Skieruj mikroskop na obiekt i upewnij się, że jest wyśrodkowany (19.). Wysokość od soczewki obiektywu powinna wynosić ± 4 mm (20.).

Dostosuj kąt wyświetlania do swoich potrzeb (21.). Wyświetlacz można ustawić pod kątem 75°, w przeciwnym razie można uszkodzić uchwyt (22.).

Ostrożnie ustaw ostrość obrazu i obserwuj zmiany. Możesz zrobić zdjęcie lub nagrać wideo za pomocą przycisków (23. / 24.).

Sterowanie

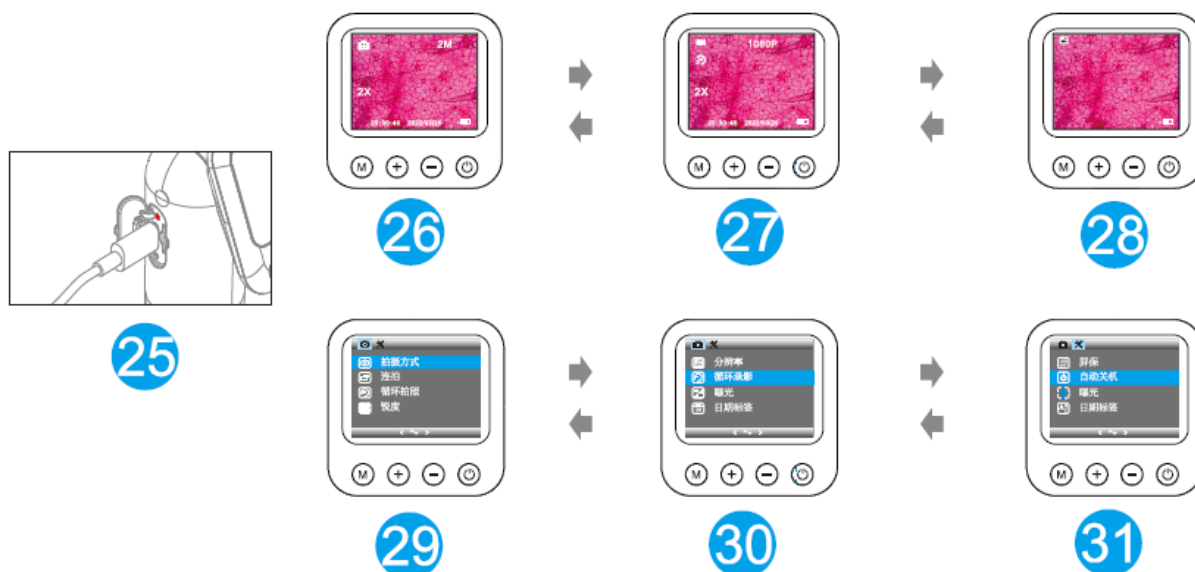

Aby uruchomić/zatrzymać mikroskop, naciśnij przycisk zasilania (9.) na 2 sekundy.

Robienie zdjęć/nagrywanie filmów i odtwarzanie ich

Naciśnij przycisk (6.), aby przełączać się między trybami (26. / 27. / 28.).

Podczas robienia zdjęcia/nagrywania filmu naciśnij przycisk, aby powiększyć (7.) lub pomniejszyć (8.), naciśnij przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie/nagrać film.

Przytrzymaj (7.), aby zwiększyć jasność, przytrzymaj (8.), aby zmniejszyć jasność. Przytrzymaj przycisk (6.), aby wejść do ustawień (29. / 30. / 31.).

Odtwarzanie zdjęć/filmów

Naciśnij (7.) i (8.), aby wybrać zdjęcia lub (9.), aby odtworzyć. Podczas odtwarzania naciśnij (7.) i (8.), aby sterować wideo.

Przytrzymaj przycisk (6.), aby usunąć plik.

Po wejściu do menu naciśnij (6.), aby przełączać się między ustawieniami (zdjęcia / wideo / ogólne), naciśnij (7.) i (8.), aby przełączać się między menu. Aby wybrać menu, naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij przycisk (6.), aby wrócić.

26. Interfejs fotograficzny	27. Interfejs wideo	28. Odtwarzanie nagrałego dźwięku
29. Interfejs ustawień zdjęć	30. Interfejs ustawień wideo	31. Interfejs konfiguracji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ładowanie

Ładowanie za pomocą portu USB-C i adaptera. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny, czas użytkowania na jednym ładowaniu wynosi ok. 2 godziny. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED, po naładowaniu świeci się zielona dioda LED.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Mikroskop się nie uruchamia	Słaby akumulator	Ładowanie
Obraz nie jest wyraźny i jest ciemny	Światło nie świeci	Włącz światło
System się zawiesił	Naciśnij przycisk Restart	Używając wąskiego przedmiotu, naciśnij przycisk ponownego uruchomienia
Obraz nie jest ostry	Źle ustawiona, brudna powierzchnia	Sprawdź ostrość, wyczyść
Wyświetlacz jest zbyt jasny	Nieprawidłowo ustawiony	Dostosuj jasność w ustawieniach

- Wyczyścić miękką i suchą ściereczką.
- Aby połączyć się z komputerem, odwiedź: www.apexellens.com
- Przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w

Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

