



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN APL-MS201 Dziecięcy mikroskop cyfrowy Apexel

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

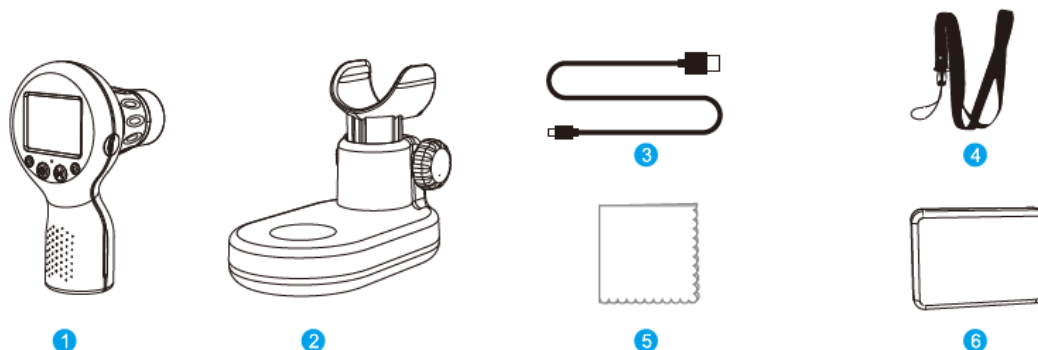

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Mikroskop ręczny | 4. Pasek do zawieszania |
| 2. Podstawa mikroskopu | 5. Ściereczka do czyszczenia |
| 3. Kabel USB-C | 6. Pudełko na przybory |




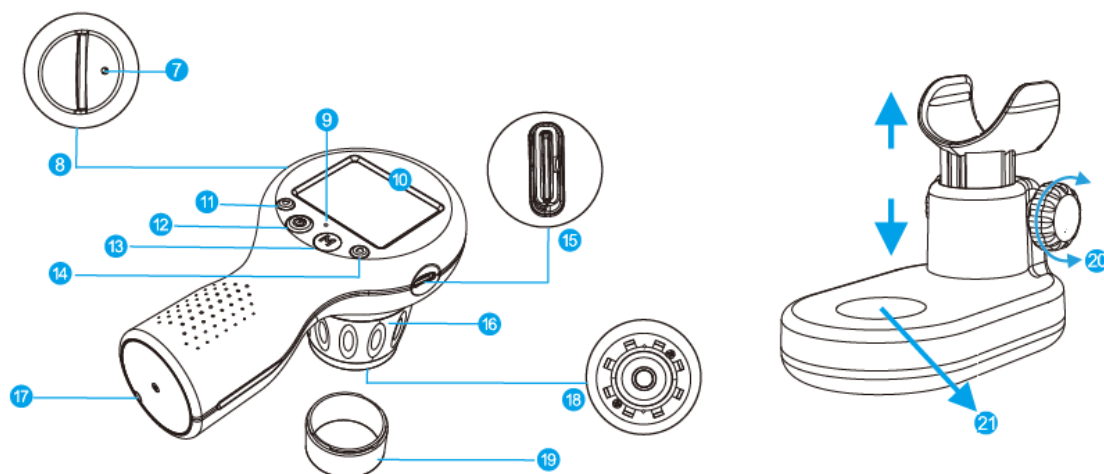


7. Przycisk resetowania	15. Port ładowania USB-C
8. Gniazdo karty TF	16. Pierścień ostrości
9. Wskaźnik ładowania: czerwony (niski poziom naładowania baterii) / zielony (naładowana bateria)	17. Otwór na pasek
10. Wyświetlacz: 1x – 5x powiększenie wyświetlacza. Wyświetlanie obiektu, ustawienia wyświetlania, robienie zdjęć/nagrywanie wideo wyświetlanego obiektu.	18. Światło LED – oświetlenie obserwowanego obiektu
11. Zmniejszenie jasności (przytrzymanie) / przesunięcie w górę, cyfrowe pomniejszenie (naciśnięcie)	19. Przezroczysta osłona
12. Przycisk zasilania (przytrzymaj) / potwierdź, zrób zdjęcie (naciśnij)	20. Pokrętko regulacji położenia

13. Przycisk menu (przytrzymaj) / przełączanie między zdjęciami, nagrywanie wideo, odtwarzanie (naciśnij)

21. Obszar oglądania

14. Zwiększanie jasności (przytrzymaj) / przewijanie w dół, zoom cyfrowy (naciśnij)

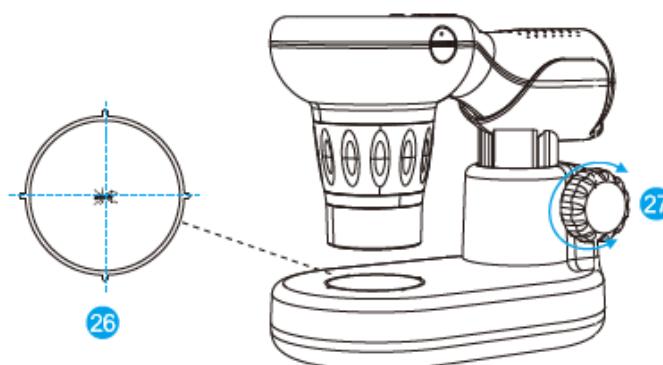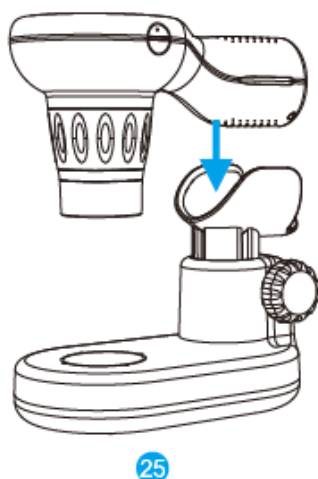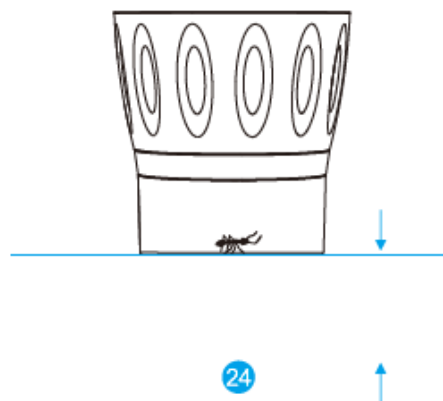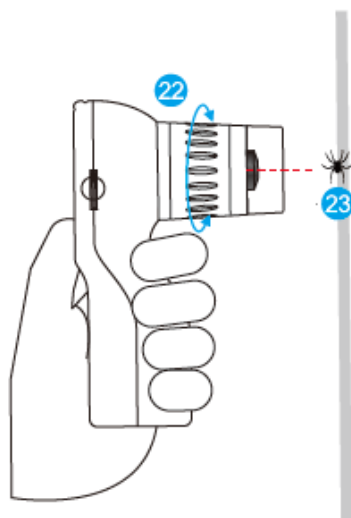

1-1. Przytrzymaj przycisk (12), aby uruchomić mikroskop, wyświetlacz się zaświeci.

1-2. Naciśnij przycisk (11), aby pomniejszyć obraz, naciśnij przycisk (14), aby powiększyć obraz.

2-1. Umieść śledzony obiekt w środku soczewki (23) i użyj pierścienia ostrości (22), aby ustawić ostrość. Użyj przycisków (11 i 14), aby cyfrowo powiększyć lub pomniejszyć obraz. Naciśnij przycisk (12), aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

3-1. Możesz umieścić mikroskop w uchwycie (25).

3-2. Umieść śledzony obiekt w środku obszaru oglądania (26).

3-3. Użyj pokrętła (27), aby wyregulować wysokość podstawy mikroskopu i użyj pierścienia (22), aby wyregulować ostrość.

Uwagi:

- Przed użyciem upewnij się, że bateria mikroskopu jest wystarczająco naładowana.
- Podczas śledzenia obiektu zalecamy ustawienie ostrości za pomocą pierścienia ostrości, a następnie użycie funkcji zoom.

- Zachowaj odpowiednią odległość i kąt widzenia.
- Nie przesuwaj mikroskopu podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.
- Zawsze wyłączaj mikroskop po użyciu i czyść soczewkę i obszar widzenia szmatką.



1. Włączanie: przytrzymaj przycisk (12) przez 2 sekundy, aby rozpocząć.
2. Wyłączanie: przytrzymaj przycisk (12) przez 2 sekundy, aby wyłączyć.
3. Aby zrobić zdjęcie / nagrać wideo / zmienić tryb: naciśnij przycisk (13), aby przełączać się między interfejsami (28 / 29 / 30).
4. Robienie zdjęcia / nagrywanie wideo: podczas robienia zdjęcia lub nagrywania wideo możesz użyć przycisków (11 i 14), aby cyfrowo powiększyć lub pomniejszyć obraz. Naciśnij przycisk (12), aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.
5. Aby uruchomić światło / dostosować jasność: przytrzymaj przycisk (14), aby uruchomić światło lub zwiększyć jasność, przytrzymaj przycisk (11), aby zmniejszyć jasność lub wyłączyć światło.
6. Ustawienie: przytrzymaj przycisk (13), aby wejść do interfejsu ustawień. Użyj przycisków (11 / 14), aby poruszać się po ustawieniach. Naciśnij przycisk (12), aby wejść do wybranego ustawienia.
7. Dostosuj ustawienia: użyj przycisków (11 / 14), aby dostosować wybraną wartość. Naciśnij przycisk (12), aby potwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk (13), aby powrócić do ustawienia.
8. Aby przeglądać zdjęcia/filmy: naciśnij (11 / 14), aby przeglądać pliki, naciśnij (12), aby wybrać plik.
9. Odtwarzanie wideo: przytrzymaj przyciski (11/14), aby przewijać wideo do przodu lub do tyłu.
10. Aby usunąć plik: aby usunąć plik, przytrzymaj przycisk (13).

28. Interfejs zdjęć

29. Interfejs video

30. Interfejs wyświetlacza

31. Usuń wideo

DODATKOWE INFORMACJE

Ładowanie

Ładowanie za pomocą portu USB-C i adaptera. Czas ładowania wynosi ok. 1,5 godziny, czas użytkowania na jednym ładowaniu wynosi ok. 3 godziny. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED, po naładowaniu świeci się zielona dioda LED.

Włóż kartę pamięci tylną stroną do góry.

FAQ

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Mikroskop się nie uruchamia	Słaby akumulator	Ładowanie
Obraz nie jest wyraźny i jest ciemny	Światło nie świeci	Włącz światło
System się zawiesił	Naciśnij przycisk Restart	Używając wąskiego przedmiotu, naciśnij przycisk ponownego uruchomienia

Obraz nie jest ostry	Źle ustawiona, brudna powierzchnia	Sprawdź ostrość, wyczyść
Ekran jest zbyt jasny	Nieprawidłowo ustawiona	Dostosuj jasność w ustawieniach

Środki ostrożności

- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Chronić soczewki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Nie umieszczać mikroskopu na nierównej powierzchni.
- Aby chronić oczy, należy ograniczyć czas użytkowania.

Konserwacja

- Czyścić miękką i suchą ściereczką.
- Aby połączyć się z komputerem, odwiedź: www.apexellens.com
- Przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

